

06.079.xxx bis 06.084.xxx

Zusatzflügel, C 440 bis C 448

Die massiven Rührflügel sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen aus PEEK-Compound gefertigt.

Es können mehrere Rührflügel verdrehsicher in Höhe und Drehrichtung frei auf der Rührwelle mit der Klemmschraube montiert werden. Zur Montage liegt ein Gabelschlüssel bei. Temperaturbeständigkeit -200°C bis +250°C.

Zusatzflügel, C 440, drei-flügliger Propeller - FDA konform -

Artikel-Nr.	Welle mm	Rührkreis x Höhe mm		CHF / Stk.
06.079.001	8	75x18	C 440-08	101.50
06.079.002	10	75x18	C 440-10	81.60

Zusatzflügel, C 441, drei-flügliger Maxi-Propeller - FDA konform

Artikel-Nr.	Welle mm	Rührkreis x Höhe mm		CHF / Stk.
06.080.001	10	140x20	C 441-10	194.00
06.080.002	10	200x20	C 441-12	203.50
06.080.003	16	140x26	C 441-14	226.00
06.080.004	16	200x26	C 441-16	231.50

Zusatzflügel, C 443, drei-flügliger Impeller - FDA konform -

Artikel-Nr.	Welle mm	Rührkreis x Höhe mm		CHF / Stk.
06.081.001	10 mm	60x25	C 443-08	210.50
06.081.002	10 mm	100x25	C 443-10	252.50
06.081.003	10 mm	150x25	C 443-14	253.00

Zusatzflügel, C 445, Form Anker - FDA konform -

Artikel-Nr.	Welle mm	Rührkreis x Höhe mm		CHF / Stk.
06.082.001	8	60x40	C 445-08	130.50
06.082.002	8	100x60	C 445-12	144.50
06.082.003	10	80x50	C 445-16	123.00
06.082.004	10	100x60	C 445-20	136.00
06.082.005	10	130x80	C 445-30	148.00
06.082.006	10	150x120	C 445-34	159.00
06.082.007	16	130x80	C 445-40	210.00
06.082.008	16	150x120	C 445-44	248.50

Zusatzflügel, C 446, Form Flügel - FDA konform -

Artikel-Nr.	Welle mm	Rührkreis x Höhe mm		CHF / Stk.
06.083.001	8	80x24	C 446-08	87.40
06.083.002	10	80x25	C 446-10	93.50
06.083.003	10	110x25	C 446-12	75.20
06.083.004	10	140x25	C 446-14	102.00
06.083.005	16	140x30	C 446-16	133.00

Zusatzflügel, C 448, vier-flügliger Propeller - FDA konform -

Artikel-Nr.	Welle mm	Rührkreis x Höhe mm		CHF / Stk.
06.084.001	8	50x22	C 448-08	192.00
06.084.002	10	100x25	C 448-10	296.00
06.084.003	10	140x30	C 448-20	330.50
06.084.004	10	200x30	C 448-28	443.50
06.084.005	16	140x30	C 448-36	382.50
06.084.006	16	200x30	C 448-42	507.00






Montageanleitung

1. Spannmutter aufstecken

Bitte stecken Sie zuerst die Spannmutter auf die Rührwelle auf; Sechskant nach unten.


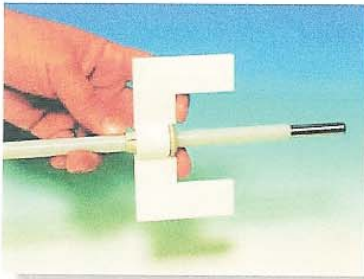


2. Rührflügel mit Hülse aufstecken

Stecken Sie nun die geschlitzte Spannhülse von oben in den Rührflügel, Sechskant nach oben. Beim Verbinden des Rührflügels mit der Hülse achten Sie bitte darauf, dass der Innensechskant des Rührflügels und der Außensechskant der Hülse genau übereinander liegen bevor Sie beide Teile verbinden. Schieben Sie nun den mit der Hülse montierten Rührflügel auf die Rührwelle.

3. Höhe einstellen

Positionieren Sie den Rührflügel mit der montierten Hülse auf die gewünschte Höhe.

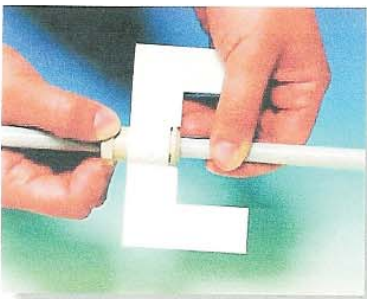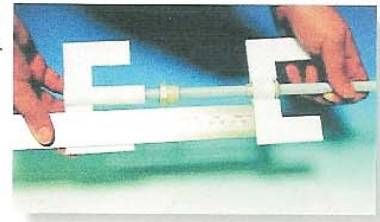


4. Spannmutter aufschrauben

Verschrauben Sie nun die Spannmutter mit der Hülse leicht, der Rührflügel muss sich noch ohne Kraftaufwand drehen lassen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie die Gewinde passgenau ansetzen - die Gewinde müssen leicht ineinander geschraubt werden können. Tipp: Drehen Sie zuerst die Hülse eine Umdrehung im Uhrzeigersinn (von Oben betrachtet), bevor Sie mit dem eigentlichen Befestigen gegen den Uhrzeigersinn beginnen.

5. Drehposition auf der Rührwelle festlegen

Richten Sie nun den Rührflügel zusammen mit der Hülse zur Rührwelle bzw. zu einem zweiten Flügel hin aus. Beschränken Sie die Drehbewegungen auf das unbedingt Notwendige, um Beschädigungen am Überzug zu vermeiden.

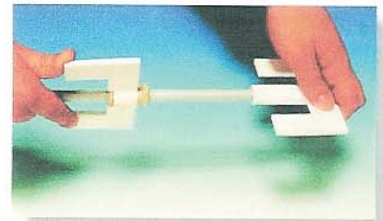

6. Anziehen der Spannmutter

Nehmen Sie nun den beigelegten Gabelschlüssel zur Hilfe und ziehen Sie die Spannmutter an. Achten Sie darauf, dass Sie die Anzugskraft nicht übertreiben - es könnten sonst Beschädigungen an Hülse oder Mutter entstehen. Die Mutter ist ausreichend fest angezogen, wenn Sie den Rührwellenflügel nicht mehr mit dem Zeigefinger verdrehen können. Ein Verdrehen mit der kompletten Hand oder Werkzeugen ist immer noch möglich.